

小动物活体成像仪 Spectrum2 操作规程

(图片以 Spectrum 为例, Spectrum2 操作一样)

未授权用户严禁使用

1、打开 CCD 电源 (注意打开时先将按钮拉出再往上抬起), 刷卡, 打开电脑, Living Image 软件 initialize (需 initialize2-3 次, 正常通过后主机上指示灯变为绿色, 软件 control panel 面板的指示条变为红色)。



注意: 仪器指示灯为红色时, 表明仪器正在工作, 禁止打开机门。



2、按照培训操作软件, 设置参数, 具体可参考中心网站上的视频, 也可扫码二维码观看。

仪器文件管理 【小动物活体成像系统（医算楼19楼）】

新增

退

标题

创建者

状态

点击选择开始日期

点击选择结束日期

每页显示10条

Q搜索

标题	文件数量	状态	创建者	创建时间	操作
理论培训视频，中心制作	1	显示	张海燕	2020-10-22 10:15:14	≡
中心统一培训ppt	1	显示	张海燕	2020-06-20 17:43:44	≡
软件操作视频--living Image成像软件操作	1	显示	张海燕	2020-06-20 17:36:28	≡




小动物活体成像仪
软件操作




玻璃鼻饲安装小技巧
操作视频

3、可使用原装胶片成像，使用完毕及时用 75% 的酒精清洁干净，也可使用一次性黑卡纸，用完直接丢弃。

4、使用结束后，收起多余的玻璃鼻饲，放置于桌面收纳盒内，请轻拿轻放，损坏赔偿。

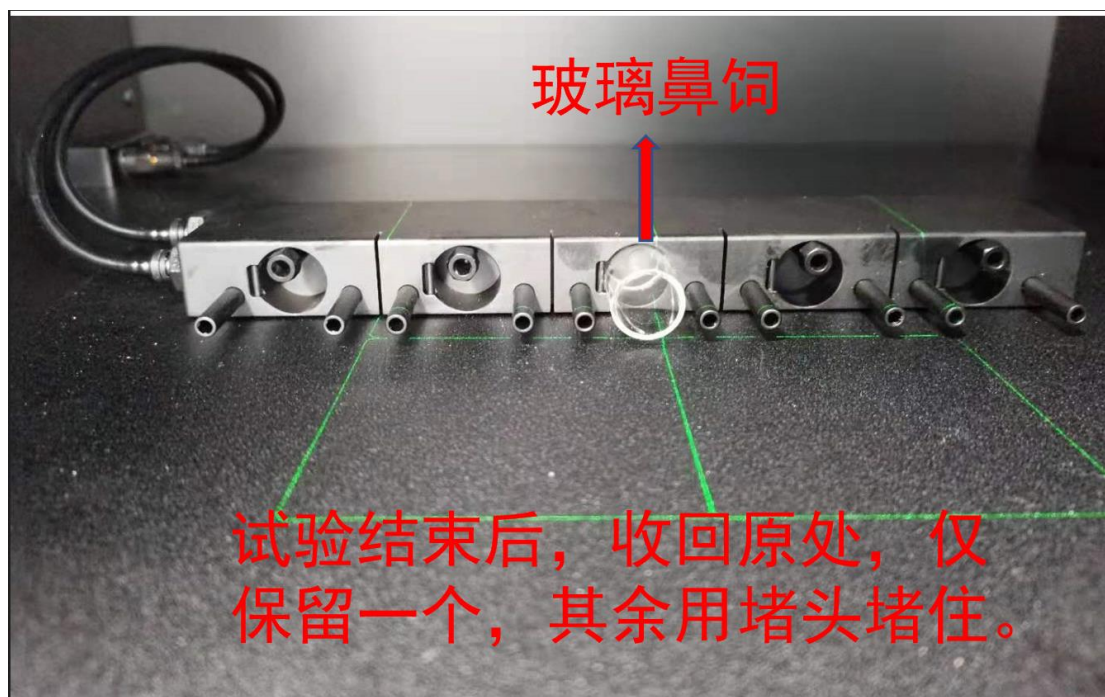

5、数据压缩后，可通过桌面上的数据传输软件上传到中心系统，禁止用 U 盘拷贝。下机后可登陆中心网站，相应仪器的“实验文件管理”——“操作”——“下载”即可。

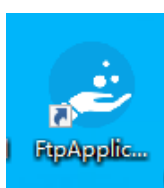

6、关闭电脑和 CCD 电源，请及时清洁仪器内的垫片、台面的小鼠粪便及垫料。

7、在成像过程中如果遇到突发状况，请及时与管理员老师联系。