


MSS 麻醉机使用操作指南

一、麻醉机整体介绍

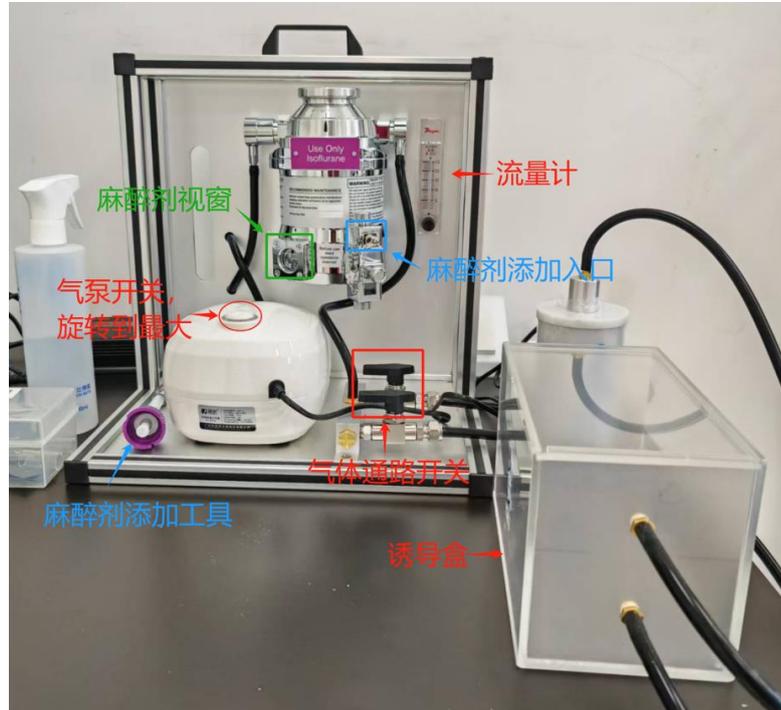

二、打开空气泵的开关（旋转到底，开到最大），打开后能感觉到的空气泵在微微震动。

三、诱导盒垫好抽纸（小鼠麻醉后会大小便失禁，方便实验结束后清理），将小鼠放进诱导盒，流量计打开到最大，打开通往诱导盒的气体通路开关，异氟烷比例旋转到 5%。



四、小鼠诱导麻醉后，关闭诱导盒的气体通路开关，打开仪器的气体通路开关，异氟烷比例旋转到 2%，流量计调到 10 或 15。

五、使用完毕后，关闭异氟烷、气体通路开通、流量计、空气泵、打开左侧墙边的排废装置 30 秒（开关在右侧），完成废弃抽吸。清洁诱导盒内残留的粪便、尿液等。



PS:视频指导可参见中心预约网站该设备的下载管理里，也可扫码观看。

! 【小动物气体麻醉机（医算楼212）】 新增 返回

创建者 状态 点击选择开始日期 点击选择结束日期 每页显示10条 搜索

标题	文件数量	状态	创建者	创建时间	操作
麻醉剂添加视频	1	显示	张海燕	2025-04-25 22:42:38	☰
使用视频	1	显示	张海燕	2025-04-25 22:40:10	☰

2条，当前显示第1-2条



MSS麻醉机操作视频



**MSS麻醉机添加麻醉剂
操作视频**